



Instruction manual TIME-100-001

Countdown timer 100 minutes

Feature

- 1- Large, easy to read display
- 2- Loud alarm
- 3- Convenient stand
- 4- Maximum timing duration of 99 minutes and 59 seconds
- 5- Requires one button cell battery AG13 (included)

Display

This model has a large, easy to read LCD display that shows both minutes and seconds.

The left two digits indicated by « M » will display the minutes and the right two digits indicated by « S » will display the seconds.

Setting and activating the count-down timer

- 1- To set the desired time, press the MIN button, SEC button that correspond with your selected time to be counted down.
- 2- Press the START/STOP button. The countdown process will begin.
- 3- To stop the countdown process temporarily, press the START/STOP button. To start the countdown process again, press the START/STOP button.
- 4- When the timer counts down to Zero '0000', the alarm will sound, to shut off the alarm,



Manual de instrucciones TIME-100-001

Temporizador digital, 100 minutos

Características

- 1- Pantalla grande, facilita la lectura
- 2- Alarma sonora
- 3- Practico soporte
- 4- Duración máxima de utilización : 99 minutos y 59 segundos
- 5- Necesita una pila tipo botón AG13 (incluida)

Pantalla

Este modelo dispone de una pantalla grande y de fácil lectura que muestra tanto los minutos como los segundos.

Los dos dígitos de la izquierda, indicados con la letra "M", muestran los minutos y los dos dígitos de la derecha, indicados con la letra "S", muestran los segundos.

Configurar y activar la función de cuenta atrás del temporizador

- 1- Para ajustar el tiempo deseado, pulse los botones MIN y SEC.
- 2- Para iniciar la cuenta atrás, presione el botón START / STOP.
- 3- Para detener la cuenta atrás, presione el botón START / STOP. Para reiniciar, vuelva a pulsar el botón START / STOP



Manuel d'instruction TIME-100-001

Décompteur 100 minutes numérique

Caractéristiques

- 1- Large, facilité de lecture
- 2- Alarme sonore
- 3- Support pratique
- 4- Durée maximale d'utilisation : 99 minutes et 59 secondes
- 5- Necesite une pile AG13 (inclus)

Affichage

Ce modèle présente un large écran très lisible, qui indique à la fois les minutes et les secondes.

Les deux caractères de gauche, signalés par la lettre « M », affichent les minutes et les deux caractères de droite, signalés par la lettre « S », les secondes.

Configurer et activer le compte à rebours

- 1- Pour fixer la durée souhaitée, appuyer sur les boutons Min et SEC.
- 2- Pour déclencher le minuteur, appuyer sur le bouton START/STOP.
- 3- Pour mettre le minuteur en pause, appuyer sur le bouton START/STOP. Pour le redémarrer, appuyer de nouveau sur le bouton START/STOP.
- 4- Lorsque le minuteur atteint zéro '0000', l'alarme sonnera. Pour l'arrêter, appuyer sur n'importe quel bouton

labbox labware s.l.

Remences, 102

08304 Mataró (Barcelona) Spain

labbox France

Parc Tertiaire Silic - 45, Rue de Villeneuve

94573 Rungis Cedex