

1. **Richtige Lagerung:** Die Gewichte sollten richtig gelagert werden und nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung aufbewahrt werden.
2. **Inspektion:** Die Gewichte sollten vor und nach dem Gebrauch inspiziert werden.
3. **Handhabung mit Spezialwerkzeugen:** Berühren Sie die Gewichte nicht mit bloßen Händen. Verwenden Sie Spezialwerkzeuge, um die Gewichte aus den Kartons zu nehmen und zu verwenden.
4. **Oberflächenreinigung:** Reinigen Sie die Gewichte vor dem Gebrauch mit einer weichen Bürste oder einem Spezialtuch.
5. **Laborbedingungen:** Halten Sie die Gewichte vor dem Gebrauch bei einer konstanten Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um das Laborklima zu erhalten.
6. **Sorgfältige Handhabung:** Behandeln Sie die Gewichte vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
7. **Verunreinigung vermeiden:** Vermeiden Sie den Kontakt der Gewichte mit Säuren, Laugen und Fetten während des Gebrauchs.
8. **Gewichte nicht kombinieren:** Nicht zusammen mit anderen Gewichten verwenden.
9. **Reinigung nach Gebrauch:** Nach dem Gebrauch können die Gewichte mit medizinischem Alkohol (70%ige Konzentration) gereinigt und nach dem Trocknen an der Luft in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
10. **Regelmäßige Überprüfung:** Die Gewichte sollten je nach Verwendungshäufigkeit regelmäßig überprüft werden, und die Kalibrierungen sollten aufgezeichnet werden.
11. **Leistungsprüfung:** Wenn Zweifel an der Leistung des Gewichts bestehen, sollte es unverzüglich an eine professionelle Organisation zur Kalibrierung geschickt werden.

Die Anweisungen in diesem Handbuch sollen sicherstellen, dass die Gewichte aus rostfreiem Stahl in optimalem Zustand gehalten werden und die Anforderungen für genaue Prüfungen und Messungen erfüllen.