

Alkalisches Pulverdetergent
Zur Verwendung in einem
Laborgeschirrspüler

- Reinigt und entfettet
- Hohe emulgierende Kraft
- Phosphatfrei
- Voll ständiges Spülen



Gebrauchsanweisung

Einsatzbereiche

LABKEM CLEANER A 107 wurde speziell für die mechanische Reinigung und Entfettung von Glaswaren und Laborgeräten entwickelt. Dank seiner Zusammensetzung ist er auch unter schwierigen Bedingungen wirksam und erzielt selbst bei niedrigen Konzentrationen hervorragende Ergebnisse. Er entfernt zuverlässig organische und mineralische Rückstände, Fette, Öle, chemische Lösungen sowie Destillationsrückstände. LABKEM CLEANER A 107 enthält keine Phosphate, die bestimmte Analysen (z. B. Wasser und Phosphate) beeinträchtigen oder die Umwelt belasten könnten.

LABKEM CLEANER A 107 ermöglicht die effiziente Entfernung von Fetten, Ölen, organischen und mineralischen Rückständen, Destillationsrückständen sowie biologischen und chemischen Reststoffen aus Glaswaren und Teilen aus Edelstahl, Kunststoff, Porzellan und Keramik.

Anleitung und Einsatzkonzentration

LABKEM CLEANER A 107 ist wirksam ab 3 g pro Liter Wasser, die genaue Dosierung hängt vom Maschinentyp, dem gewählten Programm und dem Grad der Verschmutzung ab. Die Reinigung kann bereits ab einer Temperatur von fünfzig Grad Celsius erfolgen.

Für ein optimales Ergebnis wird eine saure Vorwäsche mit **LABKEM CLEANER A 103** empfohlen, um alkalische Rückstände und andere Mineralsalze zu entfernen. Verwenden Sie dieses Produkt auch im Spülgang, um Rückstände aus dem alkalischen Waschzyklus zu eliminieren. **LABKEM CLEANER A 107** hinterlässt nach dem Spülgang keine Rückstände.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Weißes Pulver mit charakteristischem Geruch.
- pH-Lösung 0,3 % (w/v): 11,4

Sicherheit und Hinweise

LABKEM CLEANER A 107 ist alkalisch und daher nicht empfohlen für den Einsatz bei weichen Metallen (Aluminium, Zink oder deren Legierungen). Alkalische Reinigungsmittel sind nicht geeignet zur Reinigung von Kunststoffen aus Polycarbonat oder Polystyrol.

Vor der Anwendung sind stets das Sicherheitsdatenblatt des Produkts sowie die Bedienungsanleitung der Maschine zu beachten. Das Produkt sollte trocken gelagert und vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Inhaltsstoffe:

- Karbonate
- Tenside
- Silikate

Verpackung und verfügbare Größe

4,5 kg Gebinde