

## MX-RD/RL-Pro



### Instrucciones de instalación

1. Desembale y coloque el instrumento sobre una superficie estable y antideslizante.
2. Asegurar un entorno de trabajo bueno, libre de sustancias peligrosas e inflamables.
3. Coloque la unidad a una distancia >10cm de otros objetos para permitir una buena ventilación y rendimiento.
4. Asegúrese de que los tubos que utilice estén cerrados herméticamente y están bien fijados para evitar que se derrames.
5. La preparación/uso de muestras inflamables puede resultar peligrosa. Prepare muestras que no provoquen reacciones peligrosas durante el funcionamiento.
6. Asegúrese de que la toma de corriente es del voltaje correcto antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación.
7. Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de instalar los accesorios. Compruebe si el aparato y sus accesorios presentan daños.
8. Encienda el aparato y compruebe si la pantalla se muestra con normalidad.

### Procedimiento de puesta en marcha

1. Conecte el cable de alimentación y el instrumento iniciará la autocomprobación.
2. Tras la inicialización, la pantalla LCD muestra los últimos parámetros de funcionamiento.
3. Utilice el botón 'Mode' para ajustar los parámetros de velocidad/tiempo.

4. Ajuste la velocidad deseada girando lentamente el botón de ajuste en el modo de velocidad de rotación hasta el valor deseado. Pulse el botón de ajuste para confirmar la velocidad ajustada. Después de volver a girar el botón de ajuste, el aparato deja de mezclar/girar.
5. Pulsando la tecla de 'Mode', la pantalla LCD parpadea y muestra la hora.
6. Ajuste el tiempo deseado girando lentamente el botón de ajuste en el modo temporizador hasta el valor deseado.
7. Pulse el botón de ajuste para confirmar los valores ajustados y poner en marcha el equipo.
8. El sistema se detiene automáticamente una vez que el tiempo de funcionamiento establecido se ha completado o se apaga para detener el funcionamiento mientras que el pitido suena, lo que indica que el tiempo programado ha pasado.

**ONiLAB LLC.**

**Add: 775 Rivera St, Riverside CA 92501, USA**

**Tel: +1-424-248-3580**