


METRIA



Cronómetro digital, RS-021

¡Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el aparato y siga todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad!

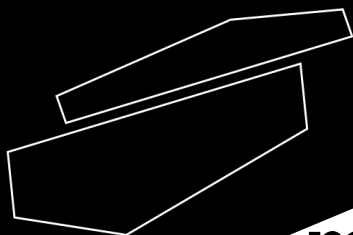

manual de usuario

español

Manual de usuario



RS-021 Cronómetro digital

Función de cronómetro

En el estado normal de tiempo en ejecución, presiona la tecla C o D (las teclas C y D tienen la misma función) para cambiar al modo cronómetro. Si la pantalla del cronómetro no está en cero, presiona B para detener el cronómetro, y luego presiona A para restablecerlo a cero.

1. Cronometrado

Presiona B para iniciar el cronómetro, luego presiona B nuevamente para detenerlo. (Presiona B repetidamente para continuar iniciando/deteniendo el cronómetro). Presiona A para restablecer el cronómetro a cero.

2. Cronometrado de intervalos

Presiona B para iniciar el cronómetro. Presiona A para mostrar el tiempo del primer período, luego presiona A dos veces rápidamente para mostrar el tiempo del segundo período. Presiona A dos veces rápidamente de nuevo para mostrar el último tiempo. Presiona B para detener el cronómetro. Presiona A para restablecerlo a cero.

3. Cronometrado de segunda etapa

Presiona B para iniciar el cronómetro. Presiona A para mostrar el tiempo del primer período, luego presiona B para detener el cronómetro. Presiona A para mostrar el tiempo del segundo período, y presiona A nuevamente para restablecer el cronómetro a cero.



Función de cuenta regresiva

1. En el modo de visualización de la hora, presiona C o D dos veces para ingresar al modo de cuenta regresiva. Las letras "TR" aparecerán en la esquina superior izquierda.
2. Mantén presionada la tecla A para ingresar a la configuración de la cuenta regresiva (secuencia de hora-minuto-segundo). Presiona B para ajustar el tiempo, o mantén presionada B para ajustar rápidamente. Presiona C o D para confirmar y completar la configuración.

METRIA

3. Después de configurar, presiona B para iniciar la cuenta regresiva. Presiona B nuevamente para pausar, y presiona de nuevo para continuar. Repite este proceso hasta que la cuenta regresiva termine. Cuando termine, sonará un pitido durante 30 segundos.
4. Para restablecer después de la configuración, presiona B para iniciar la cuenta regresiva, presiona B nuevamente para pausar, y presiona A para volver al tiempo de cuenta regresiva establecido. Mantén presionada A para restablecer la cuenta regresiva a cero.

Función de contador

1. En el modo de visualización de la hora, presiona C o D tres veces para entrar en el modo contador.
2. Presiona B para comenzar a contar. Cada vez que presiones B, el conteo aumentará en uno.
3. Mantén presionada A para restablecer el contador a cero.

Función de configuración de alarma

1. En el modo de visualización de la hora, presiona C o D cuatro veces para entrar en el modo de configuración de la alarma.
2. Configura las horas y los minutos de la alarma secuencialmente. Presiona A para alternar entre horas y minutos, y presiona B para ajustar la hora. Mantén presionada B para ajustar rápidamente.
3. Presiona C o D para confirmar la hora de la alarma.

Función de configuración de reloj

1. En el modo de visualización de la hora, presiona C o D cinco veces para entrar en el modo de configuración del reloj. La primera configuración es para el modo de 12/24 horas. Presiona B para seleccionar entre el modo de 12 horas o de 24 horas, luego presiona A para confirmar y entrar en la configuración de la hora.
2. Para configurar la hora y el minuto, presiona A para alternar entre ellos. Presiona B para ajustar el valor, o mantén presionada B para ajustar rápidamente. Presiona A para confirmar y proceder a la configuración del año.
3. En la configuración del año, presiona A para alternar entre los dígitos. Presiona B para ajustar, o mantén presionada B para ajustar rápidamente. Presiona A para confirmar y proceder a la configuración del mes y el día.
4. Para la configuración del mes y el día, presiona A para alternar entre mes y día. Presiona B para ajustar, o mantén presionada B para ajustar rápidamente. Presiona C o D para completar el ajuste.

Interruptores de alarma y de señal horaria

1. En el modo de visualización de la hora, mantén presionada la tecla A y luego presiona B. El ícono de alarma aparecerá para indicar que la alarma está activada, y desaparecerá cuando la alarma esté desactivada.
2. En el modo de visualización de la hora, mantén presionada la tecla A y luego presiona C. Si el ícono de alarma está visible, la señal horaria está activada. Si el ícono desaparece, la señal horaria está desactivada.

Nota importante para los aparatos electrónicos vendidos en España

Important note for electronic devices sold in Spain

Remarque importante pour les appareils électroniques vendus en Espagne

Instrucciones sobre la protección del medio ambiente y la eliminación de aparatos electrónicos:



Los aparatos eléctricos y electrónicos marcados con este símbolo no pueden desecharse en vertederos.

De conformidad con la Directiva 2002/96/ CE, los usuarios de la Unión Europea de aparatos eléctricos y electrónicos, tienen la oportunidad de retornar el instrumento para su eliminación al distribuidor o fabricante del equipo después de la compra de uno nuevo. La eliminación ilegal de aparatos eléctricos y electrónicos es castigada con multa administrativa.

Nota importante para los aparatos electrónicos vendidos en Francia

Important note for electronic devices sold in France

Remarque importante pour les appareils électroniques vendus en France


Informations sur la protection du milieu environnemental et élimination des déchets électroniques :



Les appareils électriques et électroniques portant ce symbole ne peuvent pas être jetés dans les décharges.

En réponse à la réglementation, Labbox remplit ses obligations relatives à la fin de vie des équipements électriques de laboratoire qu'il met sur le marché en finançant la filière de recyclage de Récyllum dédiée aux DEEE Pro qui les reprend gratuitement (plus d'informations sur www.recyllum.com).

L'élimination illégale d'appareils électriques et électroniques est punie d'amende administrative.

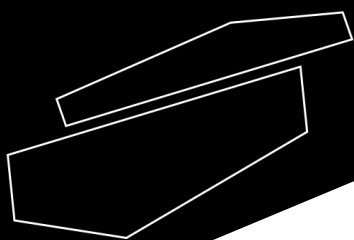

www.labbox.com