

1. **Almacenamiento adecuado:** Las pesas deben guardarse correctamente y no deben colocarse en un ambiente húmedo o polvoriento.
2. **Revisión:** Antes y después de su uso, deberán revisarse
3. **Manipulación con herramientas especiales:** No toque las pesas con las manos desnudas. Utilice herramientas especiales para extraerlas de su estuche y darles uso.
4. **Limpieza de superficie:** Antes de usarlas, elimine el polvo de la superficie con un cepillo suave o un paño especial.
5. **Condiciones de laboratorio:** Antes de su uso, mantenga las pesas a temperatura y humedad constantes para alcanzar las condiciones atmosféricas del laboratorio.
6. **Manejo cuidadoso:** Deben manipularse con cuidado para evitar daños.
7. **Evitar contaminantes:** Durante su uso, evite que las pesas entren en contacto con ácidos, álcalis y grasas.
8. **No mezclar pesas:** No debe mezclarse con otras pesas.
9. **Limpieza después del uso:** Después de su uso, las pesas, pueden limpiarse con alcohol médico (concentración del 70%) y guardarse en la caja de embalaje original después de secarse al aire de manera natural.
10. **Verificación regular:** Las pesas deben verificarse regularmente según la frecuencia de uso, y deben registrarse las calibraciones
11. **Prueba de rendimiento:** Si hay alguna duda sobre el rendimiento de la pesa, debe enviarse inmediatamente a un organismo profesional para su calibración

Este manual asegura que las pesas de acero inoxidable se mantengan en óptimas condiciones y cumplan con los estándares necesarios para su uso en pruebas y mediciones precisas.