

Agente de limpieza líquido alcalino concentrado multiuso

Para limpieza manual, por inmersión y baños de ultrasonidos - Laboratorios

- Alto poder de limpieza
- Amplia gama de aplicaciones
- Económico



Proceso de uso Aplicaciones

Gracias a su alto poder emulsionante y humectante el limpiador LABKEM CLEANER M 66 garantiza una excelente penetración de limpieza. Limpia eficientemente la cristalería y los equipos de acero inoxidable, plástico, porcelana, cuarzo y cerámica. Es biodegradable, (reemplaza de forma eficiente mezclas de ácidos corrosivos y solventes peligrosos) y permite la eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos, grasas, aceites, residuos de destilación, proteínas, cultivos celulares, sangre ...

Instrucciones y concentración de uso

Diluir 20 ml del limpiador LABKEM CLEANER M 66 por litro de agua (preferiblemente a 50 ° C). Sumerja completamente los elementos en la solución de limpieza para garantizar un contacto óptimo con el producto. Después de limpiar, enjuague inmediatamente con agua del grifo o agua desionizada. LABKEM CLEANER M 66 es fácil de eliminar totalmente, sin dejar rastros ni películas. Observación: el uso de un baño de ultrasonidos y / o un aumento de la temperatura de la solución de limpieza puede ser de ayuda en caso de suciedad persistente.

Propiedades físicas y químicas

Líquido espumoso amarillento con un olor característico

- pH 100%: 13.3
- pH solución a 2% v/v: 11.8
- Densidad a 20°C: 1.12

Seguridad y consejos

No lo mezcle con otros productos. Renueve la solución frecuentemente para asegurar una eficiencia constante (los primeros indicadores de disminución de eficacia es la bajada del pH y la ausencia de espuma) El limpiador LABKEM CLEANER M 66 es alcalino y hay que tomar algunas precauciones en presencia de metales blandos (aluminio, zinc y aleaciones). Los detergentes alcalinos no se recomienda utilizarlos para limpiar plásticos hechos de policarbonatos o poliestireno. Seguridad para el usuario: El limpiador LABKEM CLEANER M 66 ha sido testado (OECD nº404) y no es irritante para la piel

según el criterio CLP. Consulte la ficha de seguridad antes de usar. Conserve a una temperatura de entre 5-25°C

Ingredientes

- Tensoactivos aniónicos y no iónicos
- Fosfatos, polifosfatos
- Agentes clorados
- Hidróxido de sodio
- Surfactantes
- Alcalinos

Envase y tamaño disponible

Botella de 5