

Agente de limpieza líquido alcalino libre de fosfatos concentrado multiuso

Para limpieza manual, por inmersión y baños de ultrasonidos - Laboratorios

- Alto poder de limpieza
- Amplia gama de aplicaciones
- Libre de fosfatos
- Económico
- Biodegradable



Proceso de uso

Aplicaciones

Gracias a su alto poder emulsionante y humectante, LABKEM CLEANER M 67 proporciona muy buenas condiciones para la limpieza. Se recomienda para la limpieza eficiente de la cristalería y equipos fabricados en acero inoxidable, plástico, porcelana, cuarzo y cerámica. Permite la eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos, grasas, aceites, residuos de destilación, proteínas, residuos biológicos... La fórmula libre de fosfatos de LABKEM M 67 es particularmente adecuada para uso en laboratorios de analítica donde no se desea la presencia de trazas interferentes de fósforo. Disminuye la dureza del agua y previene los depósitos calcáreos en baños de limpieza.

Instrucciones y concentración de uso

Diluir 20 ml de limpiador LABKEM M 67 por litro de agua (preferiblemente a 50 °C). Sumerja completamente los elementos en la solución de limpieza para garantizar un contacto óptimo con el producto, utilice un cepillo para limpieza mecánica. Después de limpiar, enjuague inmediatamente con agua del grifo o agua desionizada. El limpiador LABKEM M 67 es fácil de eliminar totalmente, sin dejar rastros ni películas.

Observación: el uso de un baño de ultrasonidos y / o un aumento de la temperatura de la solución de limpieza puede ser de ayuda en caso de suciedad persistente.

Propiedades físicas y químicas

Líquido espumoso amarillento con un olor característico

- pH 100%: 13.1
- pH solución a 2% v/v: 11.7
- Densidad a 20°C: 1.08

Seguridad y consejos

No lo mezcle con otros productos. Renueve la solución frecuentemente para asegurar una eficiencia constante (los primeros indicadores de disminución de eficacia es la bajada del pH y la ausencia de espuma) El limpiador LABKEM M 67 es alcalino y hay que tomar algunas precauciones en presencia de metales blandos (aluminio, zinc y aleaciones). Detergentes alcalinos no se recomienda utilizarlos para limpiar plásticos hechos de policarbonatos o poliestireno.

Seguridad para el usuario:

Consulte la ficha de seguridad antes de usar. Conserve a una temperatura de entre 5-25°C.

Ingredientes

- Tensoactivos
- Carbonatos
- Álcalis

Envase y tamaño disponible

Botella de 5L