

Detergente neutro concentrado

Para la limpieza suave de cristalería y materiales sensibles. Adecuado para la limpieza manual, por inmersión y por ultrasonidos

- Alto poder emulsionante.
- Inocuo con la mayoría de los materiales.
- Enjuague completo.
- Biodegradable.



Proceso de uso

Aplicaciones

Gracias a su alto contenido en ingredientes activos y su pH neutro, el limpiador LABKEM CLEANER M68 garantiza la eliminación de completa de suciedad orgánica, aceites, sangre y residuos biológicos en cristalería sensible y equipos de laboratorio fabricados con metales blandos como aluminio, zinc y aleaciones.

A la concentración de trabajo recomendada, LABKEM CLEANER M68 no es corrosivo, ni irritante ni tóxico, tanto para los artículos limpiados, como para el usuario.

Instrucciones y concentración de uso

Diluir 40 a 60 ml (5%) del líquido LABKEM CLEANER M68 por litro de agua (preferiblemente entre 50 ° C – 60 ° C). Sumergir completamente los artículos a limpiar para garantizar un contacto óptimo con la solución de limpieza y asegurar una acción mecánica con un cepillo.

(El uso de un baño de ultrasonidos reduce el tiempo de contacto y mejora la limpieza). Después de limpiar, enjuague inmediatamente dos veces con agua desmineralizada (agua desionizada) y asegure un secado adecuado.

Este detergente se aclara fácilmente para obtener resultados fiables y sin residuos que interfieran.

Propiedades físicas y químicas

Líquido espumoso amarillento translúcido con un olor característico

- pH 100%: 6.4
- pH solución a 4% v/v: 7.3
- pH solución a 5% v/v: 7.1
- Densidad a 20°C: 1.07

Seguridad y consejos

No lo mezcle con otros productos. Renueve la solución frecuentemente para asegurar una eficiencia constante. Consulte la ficha de seguridad antes de usar. Conserve a una temperatura de entre 5-25°C.

Ingredientes

- Tensioactivos
- Agentes complejantes

Envase y tamaño disponible

Botella de 5L