

Detergente alcalino en polvo

Para uso en lavadora de laboratorio

- Limpia y desengrasa
- Alto poder emulsionante
- Libre de fosfatos
- Enjuague completo
- Libre de fosfatos



Proceso de uso

Aplicaciones

El limpiador LABKEM CLEANER 107 ha sido especialmente desarrollado para la limpieza y desengrase mecánico de cristalería y equipos de laboratorio. Su composición lo hace particularmente eficiente en condiciones difíciles incluso en bajas concentraciones. Elimina perfectamente residuos orgánicos y minerales, grasas, aceites, soluciones químicas, residuos de destilación... LABKEM CLEANER A 107 no contiene fosfatos que podrían interferir con ciertos tipos de análisis (por ejemplo, agua y fosfatos) o que podrían contaminar el ambiente.

LABKEM CLEANER A 107 permite la eliminación eficiente de grasas, aceites, residuos orgánicos y de destilación, residuos biológicos y químicos de la cristalería y piezas de acero inoxidable, plástico, porcelana y cerámica.

Instrucciones y concentración de uso

LABKEM CLEANER A 107 es eficiente a partir de 3 g por litro de agua según el tipo de máquina, el programa seleccionado y la tenacidad de la suciedad. La temperatura de limpieza puede variar de 50°C . Para obtener un resultado óptimo, proceda con un prelavado ácido con LABKEM CLEANER A 103 para eliminar los residuos alcalinos y otras sales minerales. Utilice también este producto en el ciclo de enjuague para eliminar las trazas residuales del ciclo de lavado alcalino. LABKEM CLEANER A 107 no deja rastros después del ciclo de enjuague.

Propiedades físicas y químicas

Polvo blanco con un olor característico.
- pH sol. 0.3% p / v: 11.4

Seguridad y consejos

LABKEM CLEANER A 107 es alcalino, con lo cual, no está recomendado en presencia de metales blandos. (aluminio, zinc y aleaciones). Los detergentes alcalinos no se recomienda utilizarlos para limpiar plásticos hechos de policarbonatos o poliestireno. Consulte la ficha de seguridad del producto y las instrucciones de uso de la máquina antes de su uso. Evite la humedad y almacene el producto en un lugar seco.

Ingredientes

- Carbonatos
- Surfactantes
- Silicatos

Envase y tamaño disponible

Envase de 4.5 kg