



MODE D'EMPLOI

Le chrono rebours, temporisateur 24h, référence TIME-W24-001, dispose de la fonction montre (12/24 heures), fonction chronomètre et fonction temporisateur de compte à rebours.

Remarque : une pile LR44H est incluse. Retirer le papier protecteur de l'intérieur du compartiment de la pile avant sa première utilisation.

I. Ajuster 12/24 heures

Sélectionner le système de 12/24 à l'aide du sélecteur rouge situé dans la partie latérale.

II. Ajuster l'heure

- a. Appuyer sur la touche MODE pour entrer en mode CLOCK.
- b. Ajuster les heures, minutes et secondes à l'aide des touches H, M et S. Appuyer pendant plus de 2 secondes sur chaque touche, pour progresser plus rapidement

III. Fonctionnement du chronomètre

- a. Appuyer sur la touche MODE pour entrer en mode TIMER, l'écran affichera 00.00.00.
- b. Appuyer sur la touche START pour commencer à chronométrer (mode COUNT-UP)
- c. Pour l'arrêter appuyer sur la touche STOP.
- d. Appuyer sur la touche RESET pour mettre à 0 les valeurs.

IIII. Fonctionnement du chronomètre compte à rebours

- a. Appuyer sur la touche MODE pour entrer en mode TMER, l'écran affichera 00.00.00.
- b. Ajuster le temps désiré pour le compte à rebours à l'aide des touches H, M et S.
- c. Appuyer sur la touche START pour commencer le compte à rebours.
- d. Si vous voulez mettre en pause le compte à rebours, appuyer à nouveau sur la touche START.
- e. Pour l'arrêter, appuyer sur la touche STOP.
- f. Appuyer la touche RESET pour mettre à 0 les valeurs.

v. Fonction mémoire

Quand le temps est terminé, il sera possible d'accéder à la dernière donnée de temps introduite en appuyant sur la touche MEMORY.