

Détergent liquide alcalin concentré multi-usage, sans phosphates
Pour nettoyage manuel, par immersion et en bains à ultrasons – Laboratoires

- Pouvoir nettoyant élevé
- Large spectre d'applications
- Sans phosphates
- Économique
- Biodégradable



Mode d'emploi

Applications

Grâce à son fort pouvoir émulsifiant et mouillant, LABKEM CLEANER M 67 offre d'excellentes performances de nettoyage. Il est recommandé pour le nettoyage efficace de la verrerie et des équipements en acier inoxydable, plastique, porcelaine, quartz et céramique. Il élimine efficacement les résidus organiques et inorganiques : graisses, huiles, résidus de distillation, protéines, dépôts biologiques. Sa formule sans phosphates est particulièrement adaptée aux laboratoires d'analyses où la présence de traces de phosphore interférentes est indésirable. Il contribue à réduire la dureté de l'eau et empêche la formation de dépôts calcaires dans les bains de nettoyage.

Instructions et concentration d'utilisation

Diluer 20 ml de LABKEM M 67 par litre d'eau (idéalement à 50 °C). Immerger complètement les pièces dans la solution pour garantir un contact optimal ; utiliser une brosse pour renforcer l'action mécanique. Après nettoyage, rincer immédiatement à l'eau courante ou à l'eau désionisée. Le produit se rince facilement et totalement, sans laisser de traces ni de films résiduels.

Remarque : l'utilisation d'un bain à ultrasons et/ou l'augmentation de la température de la solution de nettoyage est conseillée en cas de souillures tenaces.

Propriétés physiques et chimiques

Aspect: liquide légèrement moussant, jaunâtre, odeur caractéristique

- pH (pur): 13.1
- pH (solution 2% v/v): 11.7
- Densité à 20°C: 1.08

Sécurité et recommandations d'utilisation

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Renouveler régulièrement la solution pour maintenir une efficacité constante (les premiers signes de perte d'efficacité sont la baisse du pH et l'absence de mousse).

Le produit étant alcalin, des précautions doivent être prises avec les métaux tendres (aluminium, zinc et alliages). L'usage de détergents alcalins n'est pas recommandé sur les plastiques en polycarbonate ou

polystyrène.

Sécurité utilisateur :

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Conserver à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Composition

- Tensioactifs
- Carbonats
- Alcalins

Conditionnement disponible

Bidon de 5 L