

Détergent neutre concentrée

Pour le nettoyage doux de la verrerie et des matériaux sensibles.

Convient pour le nettoyage manuel, par immersion et par ultrasons

- Haut pouvoir émulsifiant
- Inoffensif pour la majorité des matériaux
- Rinçage complet
- Biodégradable



Procédé d'utilisation

Applications

Grâce à sa haute teneur en agents actifs et à son pH neutre, le détergent LABKEM CLEANER M68 est particulièrement adapté au nettoyage de verrerie sensible ainsi que de matériaux à base acide ou basique. Il présente une excellente compatibilité avec la majorité des surfaces et substrats.

À la concentration d'emploi recommandée, LABKEM CLEANER M68 n'est ni corrosif, ni irritant, ni toxique, ni pour les articles traités, ni pour l'utilisateur.

Instructions et concentration d'utilisation

Diluer 40 à 60 ml de LABKEM CLEANER M68 par litre d'eau (de préférence chauffée à 50 °C). Immerger complètement les articles à nettoyer afin d'assurer un contact homogène avec la solution de nettoyage. Laisser agir de 2 à 12 heures.

(L'utilisation d'un bain à ultrasons permet de réduire significativement le temps de nettoyage).

Après traitement, rincer immédiatement et abondamment à l'eau déminéralisée.

Remarque : avant le nettoyage, il est conseillé de rincer le matériel à l'eau du robinet tout en le brossant légèrement.

Propriétés physiques et chimiques

Aspect : liquide moussant, translucide, jaunâtre, avec une odeur caractéristique

pH pur : 6,3

pH solution à 4 % v/v : 7,3

pH solution à 6 % v/v : 7,1

Densité à 20 °C : 1,07

Sécurité et recommandations

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Renouveler régulièrement la solution afin de maintenir une efficacité optimale.

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Conserver entre 5 °C et 25 °C.

Composition

- Tensioactifs
- Phosphates et polyphosphates

Conditionnement et formats disponibles

Bidon de 5L

Carton de 4 x 5 L