

Détergent alcalin en poudre

Pour utilisation dans un lave-vaisselle

- Nettoie et dégraisse
- Fort pouvoir émulsifiant
- Sans phosphates
- Rinçage complet



Procédé d'utilisation

Applications

Le nettoyeur LABKEM CLEANER A 107 a été spécialement développé pour le nettoyage et le dégraissage mécanique de la verrerie et des équipements de laboratoire. Sa composition le rend particulièrement efficace dans des conditions difficiles, même à faibles concentrations. Il élimine parfaitement les résidus organiques et minéraux, les graisses, les huiles, les solutions chimiques, les résidus de distillation... LABKEM CLEANER A 107 ne contient pas de phosphates qui pourraient interférer avec certains types d'analyses (par exemple l'eau et les phosphates) ou contaminer l'environnement.

LABKEM CLEANER A 107 permet l'élimination efficace des graisses, huiles, résidus organiques et de distillation, résidus biologiques et chimiques des verreries et pièces en acier inoxydable, plastique, porcelaine et céramique.

Instructions et concentration d'utilisation

LABKEM CLEANER A 107 est efficace à partir de 3 g par litre d'eau selon le type de machine, le programme sélectionné et la ténacité des salissures. La température de nettoyage peut varier à partir de 50 °C. Pour obtenir un résultat optimal, effectuez un prélavage acide avec **LABKEM CLEANER A 103** afin d'éliminer les résidus alcalins et autres sels minéraux. Utilisez également ce produit lors du cycle de rinçage pour éliminer les traces résiduelles du cycle de lavage alcalin. **LABKEM CLEANER A 107** ne laisse aucune trace après le cycle de rinçage.

Propriétés physiques et chimiques

Poudre blanche à l'odeur caractéristique.
- pH sol. 0.3% p / v: 11.4

Sécurité et recommandations

LABKEM CLEANER A 107 est alcalin, il n'est donc pas recommandé en présence de métaux tendres (aluminium, zinc et alliages). Les détergents alcalins ne sont pas recommandés pour nettoyer les plastiques en polycarbonate ou polystyrène.

Consultez la fiche de données de sécurité du produit et les instructions d'utilisation de la machine avant usage.

Évitez l'humidité et stockez le produit dans un endroit sec.

Ingrédients

- Carbonates
- Tensioactifs
- Silicates

Conditionnement et taille disponible

Bidon de 4,5 kg