



MANUALE D'USO

L'orologio 24 ore (timer), riferimento TIME-W24-001, è dotato di funzione Orologio (12/24 ore), funzione Cronometro e funzione Timer con conto alla rovescia.

NOTA: Una batteria a bottone LR44H inclusa. Prima di utilizzarlo per la prima volta, rimuovere la linguetta di carta protettiva dall'interno del vano batteria

I. Impostazione 12/24 ore

Selezionare il sistema di 12/24 ore tramite il selettore rosso posto lateralmente.

II. Impostazione dell'ora

- a. Premere il pulsante MODE per entrare nella modalità CLOCK.
- b. Attraverso i pulsanti H, M, S impostare, rispettivamente, le ore, i minuti e i secondi. Premendo ciascun tasto per oltre 2 secondi, l'avanzamento è più veloce.

III. Funzionamento del cronometro

- a. Premere il pulsante MODE per entrare nella modalità TIMER; nel display appare 00:00:00.
- b. Premere il pulsante START per avviare il cronometraggio (modalità COUNT-UP)
- c. Per arrestare il cronometro, premere il pulsante STOP.
- d. Premere il pulsante RESET per resettare i valori.

IV. Funzionamento del timer con conto alla rovescia.

- a. Premere il pulsante MODE per entrare nella modalità TIMER; nel display appare 00:00:00.
- b. Attraverso i pulsanti H, M, S impostare il tempo di countdown desiderato.
- c. Premere il pulsante START per far partire il conto alla rovescia.
- d. Se si desidera mettere in pausa il timer, premere un'altra volta START.
- e. Per arrestarlo del tutto, premere il pulsante STOP.
- f. Premere il pulsante RESET per resettare i valori.

V. Funzione memoria

Una volta scaduto il tempo, è possibile accedere all'ultima voce temporale registrata premendo il pulsante MEMORY.