

Detergente alcalino in polvere
Per l'uso in una lavastoviglie da laboratorio

- Pulisce e sgrassa
- Alto potere emulsionante
- Senza fosfati
- Risciacquo completo



Procedura d'uso

Applicazioni

LABKEM CLEANER A 107 è stato sviluppato appositamente per la pulizia e lo sgrassaggio meccanico di vetreria e apparecchiature da laboratorio. La sua composizione lo rende particolarmente efficace in condizioni difficili, anche a basse concentrazioni. Rimuove perfettamente residui organici e minerali, grassi, oli, soluzioni chimiche, residui di distillazione... LABKEM CLEANER A 107 non contiene fosfati che potrebbero interferire con alcuni tipi di analisi (ad esempio acqua e fosfati) o contaminare l'ambiente.

LABKEM CLEANER A 107 consente la rimozione efficace di grassi, oli, residui organici e di distillazione, residui biologici e chimici da vetreria e parti in acciaio inox, plastica, porcellana e ceramica.

Istruzioni e concentrazione d'uso

LABKEM CLEANER A 107 è efficace a partire da 3 g per litro d'acqua, a seconda del tipo di macchina, del programma selezionato e della resistenza dello sporco. La temperatura di lavaggio può partire da 50 °C.

Per ottenere risultati ottimali, effettuare un prelavaggio acido con LABKEM CLEANER A 103 per eliminare i residui alcalini e altri sali minerali. Utilizzare questo prodotto anche nel ciclo di risciacquo per eliminare le tracce residue del ciclo di lavaggio alcalino. LABKEM CLEANER A 107 non lascia residui dopo il ciclo di risciacquo.

Proprietà fisiche e chimiche

Polvere bianca con odore caratteristico.

- pH sol. 0,3% p/v: 11,4

Sicurezza e Consigli

LABKEM CLEANER A 107 è alcalino, pertanto non è raccomandato in presenza di metalli morbidi (alluminio, zinco e leghe). I detergenti alcalini non sono raccomandati per la pulizia di plastiche in policarbonato o polistirene.

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto e le istruzioni della macchina prima dell'uso.

Evitare l'umidità e conservare il prodotto in un luogo asciutto..

Ingredienti:

- Carbonati
- Tensioattivi
- Silicati

Confezione e formato disponibile

Confezione da
4,5 kg