

1. **Juiste opslag:** De gewichten moeten correct worden opgeslagen en mogen niet in een vochtige of stoffige omgeving worden bewaard.
2. **Inspectie:** De gewichten dienen voor en na gebruik te worden geïnspecteerd.
3. **Hantering met speciaal gereedschap:** Raak de gewichten niet met blote handen aan. Gebruik speciaal gereedschap om ze uit hun doos te halen en te gebruiken.
4. **Oppervlaktereiniging:** Maak voor gebruik de gewichten stofvrij met een zachte borstel of een speciale doek.
5. **Laboratoriumomstandigheden:** Houdt de gewichten voor gebruik bij een constante temperatuur en luchtvochtigheid om de atmosferische omstandigheden van het laboratorium te handhaven.
6. **Voorzichtig hanteren:** Ga voorzichtig met de gewichten om schade te voorkomen.
7. **Vermijd verontreiniging:** Voorkom dat de gewichten tijdens het gebruik in contact komen met zuren, logen en vetten.
8. **Gewichten niet mengen:** Niet samen met andere gewichten gebruiken.
9. **Reiniging na gebruik:** Na gebruik kunnen de gewichten worden gereinigd met geneeskundige alcohol (70% concentratie) en na het drogen aan de lucht worden opgeborgen in de originele verpakkingsdoos.
10. **Regelmatige verificatie:** De gewichten moeten regelmatig worden nagekeken, afhankelijk van de gebruiksfrequentie, en kalibraties moeten worden geregistreerd.
11. **Prestatietest:** Als er twijfels zijn over de prestaties van het gewicht, moet het onmiddellijk naar een professionele organisatie worden gestuurd voor kalibratie.

De aanwijzingen in deze handleiding zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de roestvrijstalen gewichten in optimale staat worden gehouden en voldoen aan de eisen voor nauwkeurig testen en meten.